



LIGHTHOUSE
WORLDWIDE SOLUTIONS
Technology That Counts!



LMS EXPRESS 7

小型监测系列

LMS Express 7

小型监测系统系列专为从莱特浩斯SOLAIR激光微粒计数器和手持式微粒计数器，以及远程微粒计数器和通用多路逐点控制器下载和显示数据而设计的。

LMS Express 7

支持用户从莱特浩斯微粒计数器上进行手动下载数据，或是从其支持的微粒计数器上输入莱特浩斯安全数据文件。同时，LMS Express 7 RT

软件还可从莱特浩斯微粒计数器上进行实时微粒监测数据收集和手动下载。

LMS Express 7和LMS Express 7

RT软件用户可以用内置的标准报告来看基本监控房间等级的统计数据。

报告可以显示，保存和打印。它包括Fed Std 209E, ISO 14644-1, EU GMP Annex 1和BS-5295。

莱特浩斯在设计和制造上是值得你信赖和拥有的。

莱特浩斯是一家通过ISO 9001: 2008认证的公司。

www.solighthouse.com


LMS Express 7

- 便于安装
- 手动从莱特浩斯便携式微粒计数器上下载数据（通过COM端口和网络端口）
- 从支持的莱特浩斯便携式微粒计数器上输入安全数据文件
- 在图表或数据表中呈现历史数据及其趋势
- 显示, 存储和打印下列标准报告: ISO-14644-1, 联邦标准 209E, 欧洲 EU GMP标准和英国标准5295
- 将数据表或报告输出至HTML, *.xls Excel文件或*.csv文件中
- 将数据由图表输出至位图*.bmp文件
- 便于单元转换
- 使用视窗区域设置显示日期和十进制数据
- 设置符合美国标准21CFR Part 11的规定
- 自动跟踪所有登录, 退出, 添加, 更新, 删除, 下载, 归档等记录
- 要求用户登录并输入密码, 支持密码失效
- 包括数据库维护诸如归档和删除


LMS Express 7 RT

除了包括LMS Express 7的特点, 还有:


- 从监测仪上收集实时数据（通过COM端口和网络）
- 支持1秒数据更新
- 简单的计算（微分, 求和, 归一和IAQ）
- 同步实时图表, 数据表格和数据状态
- 网络摄像机支持的实时地图
- 警报输出到LWS迷你多路器
- 通过OPC DA服务器输出实时数据
- 连接到32种莱特浩斯仪器

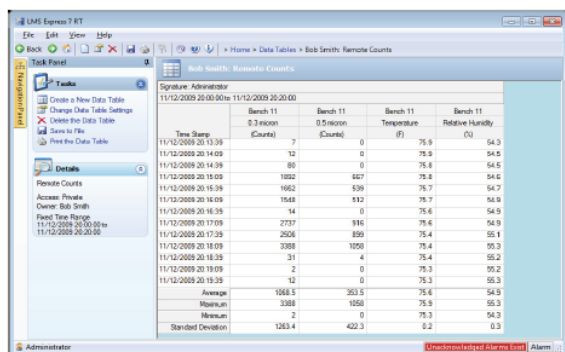


数据表格可以让你详细地浏览数据点。它可以打印或输出成Excel文件 (*.xls) 和逗号分隔文件 (*.csv)。

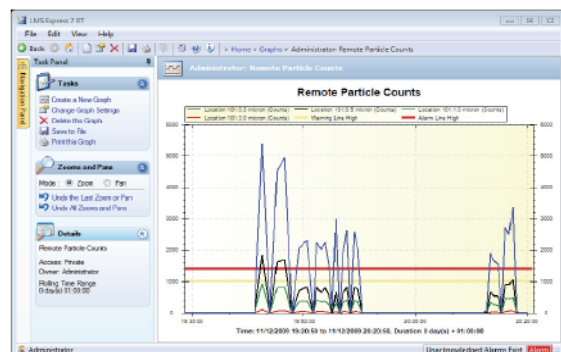

图表功能支持调节直线，线性轴/log轴和右边的y轴。图表可以调节到数据更好观察的角度。图标可以打印或输出为图像文件

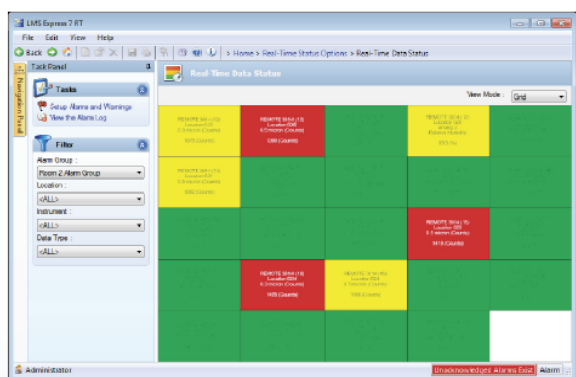

RT版本仅可以在屏幕上显示所有最近收集数据中实时数据的警报状态。

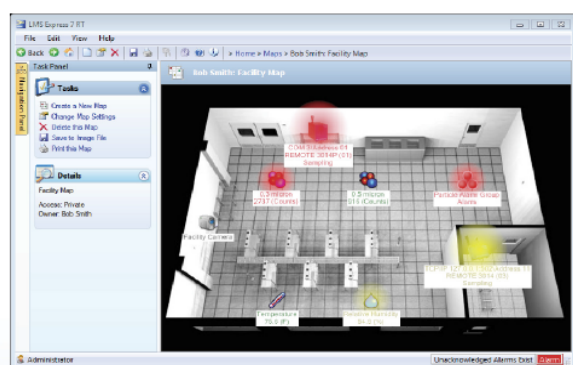

LMS Express 7

RT中的地图显示着洁净室的实时状态。你可以提供一个洁净室布局的图像文件，把数据信息放到地图上。也可以添加链接到

最低系统要求:

带有1GHz或更高速处理器的个人电脑；微软操作系统Windows 2003, 2008, XP, Vista或7; 2GB内存; 100MB硬盘空间（数据收集需要更大空间）; 256色显示器, 800x600分辨率; 键盘鼠标; 可供手动数据下载的USB或网络接口; 可供实时数据收集的USB或网络接口; USB接口加密码。

Manufactured by:



www.golighthouse.com
info@golighthouse.com
Sales Tel: 510-438-0500



代理商



广思科技
QUEST

www.quest-tech.com.cn
电话: 8602158397708
8602158397706
8602168640335